SteriMa<u>x</u>



smart SteriMa<u>x</u>




Sterilisieren im IR-HotSpot



WLD-TEC &



SteriMax O

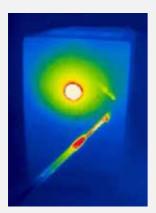

Effiziente Energienutzung

Keine Luftverwirbelungen

Infrarot Impfösen-Sterilisator - Sterilisieren im IR-HotSpot

Highspeed-Ausglühen und Sterilisieren in seiner smartesten Form

Wollen Sie Ihre Impfösen und empfindlichen Kleinstinstrumente schnell, effizient und ohne Gasflamme ausglühen oder sterilisieren? Dann ist unser elektrischer **SteriMax basic / smart** Ihre erste Wahl – bestens geeignet für alle Labore, anaerobe Arbeitsumgebungen und Sicherheitswerkbänke!

Smartes Infrarotlicht – sofort einsatzbereit

Speziell fokussiertes Infrarotlicht erzeugt einen IR-HotSpot und sterilisiert Ihre Impföse bei einer Temperatur von 750 bis 1000°C in nur 5 bis 10 Sekunden mit Energie aus der Steckdose, sofort und ohne jedes Vorheizen!

Langjähriges Know How steckt in unserer speziellen Ausglühröhre aus Quarzglas. Endseitig geschlossen, vermeidet sie jegliche Kontaminationsgefahr bei pathogenem Material. Zum Reinigen lässt sich die Ausglühröhre mit nur einem Handgriff herausschieben.

Smarte Bedienung – komfortables Arbeiten

SteriMax basic / smart lässt Ihnen volle Konzentration auf Ihre Arbeit: Kaum einen Blick kostet das Einführen der Impföse in die Ausglühröhre; so einfach ist diese in der glatten Glasfront zugänglich. Je nach Modell starten Sie die Sterilisation per Touch Panel, berührungslosem IR-Sensor oder Fußpedal*.

Smarte Energienutzung - minimale Wärmeabgabe

"Thermocontrol" ist der Schlüssel für effiziente Energienutzung: Schneller aber schonender Softstart des Infrarotlichts, kurze Brenndauer und Nutzung von Restwärme für die nächste Sterilisation. Wann immer Sie pausieren, pausieren auch Energieverbrauch und Wärmeerzeugung.

Smartes Design – edle Eigenschaften

SteriMax smart / basic präsentiert sich im eleganten Gehäuse aus Edelstahl und Sicherheitsglas mit Touch Panel und bietet so selbst für extreme Laborbedingungen viele Vorteile.

* optional

- Sofortige Einsatzbereitschaft ohne Aufheizphase
- Keine Verbrennungsgefahr am Gehäuse (Cool-Touch)
- Komfortable Touchbedienung
- Effiziente Energienutzung durch Thermocontrol
- · Ausglühröhre aus speziellem Quarzglas
- Einfachste Reinigung von Gerät und Ausglühröhre





Der Sterilisationsprozess wird mit nur einem Fingertip auf das Touch Panel oder per Fußpedal* gestartet.

Ein fest eingestellter Timer (10 sec.) steuert das Ausglühen Ihrer Instrumente automatisch.

Thermocontrol nutzt die Restwärme und verkürzt automatisch die Energiezufuhr für die nächste Sterilisation.

Mit dem Impfösensymbol lässt sich der Verlauf der Sterilisation bis zum Ende optisch verfolgen.

Danach ist Ihre Impföse einsatzbereit!

*optional



	basic SteriM包汉	smart SteriMa <u>x</u>
Betriebsarten:	0	
Start per IR-Sensor		~
Start per Touch	✓	
Start per Fußpedal*	<u> </u>	
2 Benutzerkonten		✓
Einschaltsterilisation	~	✓
Einstellbare Sterilisations- / Abkühlzeit		✓
Einstellbare Sensorreichweite		✓
Timer-Display		✓
Sterilisationsstatusanzeige	~	✓
Keine Aufheizphase	~	✓
Thermocontrol	~	✓
Restwärmeanzeige	~	✓
Summer		✓
Aufnahme für 3 WLD-TEC Impfösenhalter		✓
Cool-Touch Gehäuse	~	✓

^{*}optional



Berührungslose IR-Sensortechnologie startet den Sterilisationsprozess automatisch.

Die Timer lassen sich per Touch individuell und sekundengenau für zwei Benutzer einstellen und abrufen.

Thermocontrol nutzt die Restwärme und verkürzt automatisch die gesamte Sterilisationszeit um bis zu 5 Sekunden.

Einstellbare Timer signalisieren optisch und akustisch das Ende des Sterilisierens (5 - 10 sec.) und Abkühlens (0 - 25 sec.).

Danach ist Ihre Impföse einsatzbereit!



Lieferumfang:

Infrarotlicht-Technologie und Quarzglasausglühröhre Ersatz-Quarzglasausglühröhre (smart) Impfösenhalter mit Impföse Ø 3 mm Halterung für 3 WLD-TEC Impfösenhalter (smart) Bedienungsanleitung 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen)



für 230 V Netzspannung Art.-Nr. 4.101.000 für 120 V Netzspannung Art.-Nr. 4.102.000 für 100 V Netzspannung Art.-Nr. 4.103.000



für 230 V Netzspannung für 120 V Netzspannung für 100 V Netzspannung

Art.-Nr. 4.001.000 Art.-Nr. 4.002.000 Art.-Nr. 4.003.000












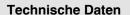

Sterimax smart

IR-Sensor:

Touch-Bedienung:

Autom. Geräteabschaltung: Sterimax basic

Touch-Bedienung:

Fußpedalbedienung* Autom. Geräteabschaltung:

Alle Modelle

Statusanzeige: Thermocontrol: Einschaltsterilisation:

Ausglühröhre Rubiniertes Quarzglas:

Sicherheitseinrichtungen Restwärmeanzeige:

Übertemperaturschutz:

Elektrisch Spannungsversorgung:

Leistungsaufnahme: Schutzart: Wärmequelle: Mechanisch

Quarzglasausglühröhre: Gehäuse:

Abmessungen (B x H x T): Gewicht:

Zulassungen

EU Richtlinien: Geschütztes Design Start der Sterilisation

Sensorreichweite 8-stufig einstellbar ON / OFF, 2 Benutzerkonten Sterilisationstimer 5 - 10 sec. Impfösenabkühltimer 0 - 25 sec.

mit akustischer Unterstützung (abschaltbar)

15, 30 oder 60 min.

Start der Sterilisation (10 sec.) Start der Sterilisation (10 sec.)

15 min.

optische Darstellung des Sterilisationsvorgangs dynamischer Sterilisationstimer

Sterilisation der Ausglühröhre vor Arbeitsbeginn

750 °C - 1000 °C Sterilisationstemperatur

Warnung vor heißer Ausglühröhre mechanischer Thermoschutzschalter

230 V Netzspannung: 220 - 240 V 50/60 Hz 2,6 A 120 V Netzspannung: 112 - 128 V 50/60 Hz 5,1 A 100 V Netzspannung: 95 - 105 V 50/60 Hz 6 A ca. 600 W / kurzzeitig (5 - 10 sec.)

IR-Halogenstrahler

Außen-Ø 19 mm, Innen-Ø 16 mm, L 112 mm Spezialglas / Edelstahl,

UV- und lösungsmittelbeständig 110 x 170 x 180 mm

ca. 1800 g

EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-010,

EN 62471

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2006/25/EG

* Fußpedal optional

DM/082 011 (smart)

① DE 20 2016 101 067 (basic)



Tray, 3 Ablagemöglichkeiten rechts oder links montierbar, aus Edelstahl Art.-Nr. 4.000.341



Magnetische Instrumentenablage aus Edelstahl Art.-Nr. 4.000.350




Quarzglasausglühröhre Art.-Nr. 4.000.400



Impfösenhalter aus Edelstahl, mit Überwurfmutter, für Impfösendraht Ø 0,6 - 1 mm

Länge 245 mm Art.-Nr. 6.000.360 Länge 215 mm Art.-Nr. 6.000.365

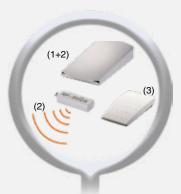

Fußpedale

nur SteriMax basic

(1) Fußpedal aus Edelstahl Art.-Nr. 6.000.402

(2) Funk-Fußpedalset mit RF-Stick

nur in EU Staaten lieferbar Art.-Nr. 6.000.404-RF

> (3) Fußpedal Mini aus Kunststoff Art.-Nr. 6.000.403




Impfösen, Draht Ø 0,6 mm

Spezial-Edelstahl Ø 3 mm Art.-Nr. 6.000.373 Ø 5 mm Art.-Nr. 6.000.375

Platin / Iridium Ø 1 mm Art.-Nr. 6.000.381 Ø 3 mm Art.-Nr. 6.000.383

Ø 5 mm Art.-Nr. 6.000.385

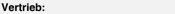

Beethovenstr. 3 D-37085 Göttingen

Telefon: +49 (0)551 / 793789 Telefax: +49 (0)551 / 793707

Email: sales@wld-tec.com • Internet: http://www.wld-tec.com

Produktion & Service:

Halle-Kasseler-Straße 49 D-37318 Arenshausen

Telefon: +49 (0)36081 / 68940 Telefax: +49 (0)36081 / 68942

(03/18) Technische Änderungen vorbehalten